

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ SẤY MEMMERT

Model: UM 400

Hãng: MEMMERT- ĐỨC

1. PHẠM VI ỨNG DỤNG: sấy mẫu ở nhiệt độ có thể cài đặt từ khoảng 30°C đến 220°C

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO: Memmert Operating Instruction

3. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG:

- ❖ Nhiệt độ: 5°C đến 40°C
- ❖ Ẩm độ: < 80%

4. CÁCH SỬ DỤNG:

- Nối thiết bị vào nguồn điện 220V.
- Bật thiết bị bằng cách xoay núm 2 về vị trí I. Đèn xanh 3 sáng báo hiệu sẵn sàng. Đèn vàng 4 báo hiệu đang nóng.
- Cài đặt nhiệt độ bằng cách xoay núm xoay 1 đến nhiệt độ mong muốn. Nhiệt độ hiện tại sẽ hiển thị bằng chữ số trên màn hình 7 cho đến khi đặt nhiệt độ cài đặt.
- Nếu nhiệt độ quá nhiệt độ cài đặt, đèn báo nóng 5 sẽ nhấp nháy ngắt các yêu cầu nóng. Sau khi tắt rồi lại nhiệt độ phòng, nhấn nút 6 để khởi động lại thiết bị.
- Tùy theo mức tích sử dụng mà nhiều chế độ thông gió bằng nút 8 từ vị trí 0 (không có thông gió) đến vị trí 6 (thông gió cưỡng bức).
- Sử dụng xong, bật núm xoay 2 về vị trí 0, ngắt thiết bị ra khỏi nguồn điện.